

TC stageが動かない原因と対処

1.位置モニター(LAN-Serial経由)もしくはコントローラー(WS)との通信エラー

→labviewプログラムを停止し、再開でほぼ解決。だめな場合はLAN-Serial変換器(制御PCモニタ横)及びWS端末の再起動

2.コントローラーでのエラー発報(主にリミット)によるコントロール不可状態(写真参照)

→WSからTCをリミットを叩いた方向と反対方向に移動。担当者(新田、深夜朝方は当番)を呼んで光学ハッチ内の傾斜架台コントローラのリセットスイッチを押してもらう。



2012.06.04 新田清文(PHS3775)